

伯优®唾液核酸采集器套装

产品货号:12413-50

Ver 26.05

【产品介绍】

本产品包含唾液采集装置及唾液核酸保存液，在低温条件下可长期有效保存唾液样本中的核酸，可直接用于后续核酸提取。

【产品组分】

产品货号	产品组分	组分货号	产品规格	数量
12413-50	伯优®唾液核酸采集器套装	12413-01	1人份	50

【储存条件】

室温保存

【有效期】

24个月

【操作流程】

① 在唾液采集前30分钟，用饮清水漱口1-2次将口腔内的杂物洗漱干净。

注意：期间请勿进食、饮水、吸烟及嚼口香糖等，避免杂物及痰液的混入。

② 用舌尖抵住上颌或下颌齿根以富集唾液，向采集漏斗中轻轻吐入唾液，直至液体唾液(非气泡)达到1 mL刻度线高度。

③ 手持唾液采集管，使其处于直立状态。旋开另一保存液储存管，将唾液保存液缓缓倒入采集漏斗内，保持直立，使唾液保存液能完全流入采集管中。

④ 保持采集管处于直立状态，小心从采集漏斗上旋下采集管。

⑤ 用唾液采集管的盖子将采集管拧紧。

⑥ 上下颠倒采集管5次，使唾液与保存液充分混匀。丢弃使用过的采集漏斗及保存液管。

⑦ 采集后的样品可在4°C条件下保存30天。如需长期保存，可将样品4°C保存过夜后，3000×g离心5 min，弃去上清，沉淀可于-80°C长期保存(注意避免冻融)。

